

ALLERGENE

AgraStrip®

Streifen Test Kit

AgraStrip®-Allergen-Streifen Test Kits sind immunologische Schnelltests im Lateral-flow Format für den Nachweis von Allergenen in Lebensmitteln, Spülwässern und Tupperproben. Diese Tests sind eine sehr schnelle und einfache Vor-Ort-Methode für den Nachweis von Lebensmittelallergenen.



Testprinzip

Die AgraStrip® Tests eignen sich für die vor-Ort-Allergen-Analyse von Rohstoffen und Lebensmitteln, Spülwässern oder Tupperproben. Nach einer 1-minütigen Extraktion wird der Probenextrakt in ein Inkubationsfläschchen mit spezifischen Antikörpern überführt. Enthält die Probe das Allergen, bildet sich ein Antigen-Antikörper-Komplex, welcher anschließend auf dem Teststreifen durch immobilisierte, mit kolloidalem Gold konjugierte Antikörper sichtbar gemacht wird. Der Test ist einfach durchzuführen, schnell und zuverlässig.

Inhalt

- 10 AgraStrip® Test Streifen
- 1 Tropfflasche mit 35 ml Extraktionslösung
- 10 Extraktionsgefäße und Deckel
- 10 Inkubationsgefäße mit Antikörpern
- 10 Tropfaufsätze für Extraktionsgefäße
- 10 Tupper
- 1 Röhrchenständer

Produkt	Artikelnummer
AgraStrip® Mandel	COKAL0710AS
AgraStrip® β-Lactoglobulin	COKAL1010AS
AgraStrip® Paranuss	COKAL1710AS
AgraStrip® Casein	COKAL1210AS
AgraStrip® Cashew/Pistazie	COKAL1310AS
AgraStrip® Krustentiere	COKAL2210AS
AgraStrip® Ei	COKAL1810AS
AgraStrip® Gluten G12	COKAL0200AS
AgraStrip® Gluten	COKAL0210AS
AgraStrip® Haselnuss	COKAL0310AS
AgraStrip® Lupine	COKAL1510AS
AgraStrip® Macadamia Nuss	COKAL1610AS
AgraStrip® Milch	COKAL2410AS
AgraStrip® Senf	COKAL2110AS
AgraStrip® Erdnuss	COKAL0110AS
AgraStrip® Sesam	COKAL1910AS
AgraStrip® Soja	COKAL0410AS
AgraStrip® Walnuss	COKAL0910AS

IHRE VORTEILE

- Einfaches Vor-Ort-Verfahren mit gebrauchsfertigen Komponenten
- Sehr sensitiv mit niedrigen Detektionsgrenzen
- Schnell – 11 Minuten einschließlich Extraktion
- Lange Haltbarkeit mit Lagerung bei Raumtemperatur


zeller GmbH

Labworld.at Labordiagnostik - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at


AgraStrip® Allergen

Die Arbeitsanleitung bitte vor Durchführung eines Tests gründlich lesen!


1 Extraktion

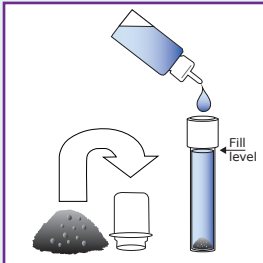

Probe und Extraktionspuffer zusammenführen – kein weiteres Equipment erforderlich.

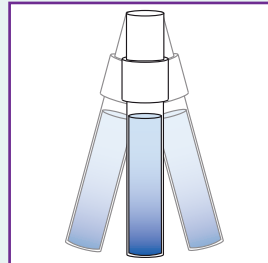


Mit der Hand schütteln.

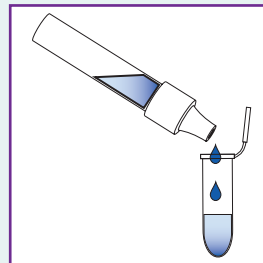


Extrakt in das Inkubationsgefäß überführen.


2 Test

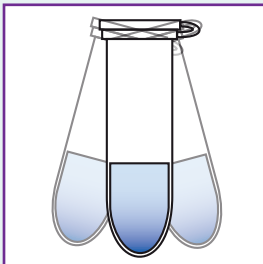

Kurz über Kopf mit der Hand schütteln.

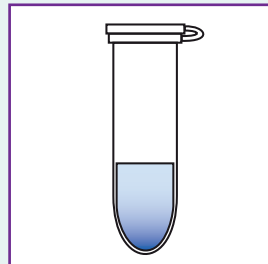

Für 5 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren.

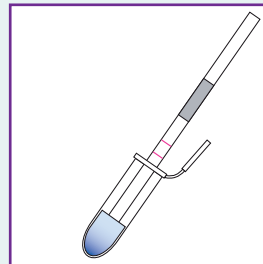

Teststreifen in das Gefäß halten und nach 5 Minuten das Ergebnis ablesen.

Versuchs-
dauer
11 min

Protokolle für den Allergennachweis aus Spülwässern und Tupferproben sind verfügbar.

(Die Protokolle für AgraStrip® Gluten (COKAL0210AS) und AgraStrip® Gluten G12 (COKAL0200AS) unterscheiden sich geringfügig von dem hier gezeigten. Bitte die Packungsbeilage beachten.)

zeller GmbH

Labworld.at Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle
Industriestr. 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 (0)5576 76705 Fax +43 (0)5576 76705 7
Email: office@labworld.at

In Kooperation mit IFP


Institut für Produktqualität